



PPM 2.0

48-позиційний маніфольд позитивного тиску



Quality Management

ISO 9001
www.dekra-seal.com



CERTIFIED



PPM 2.0

48-позиційний маніфольд позитивного тиску




Маніфольд позитивного тиску 2.0 включає в себе:

- Трей для ТФЕ картриджів на 10/15 мл
- Трей для пробірок збору зразка на 13/16мм
- Зливний контейнер з запірним краном для дренажу


ПРОСТА установка

Просто приєднайте повітряний регулятор/фільтр, що постачається в комплекті, і підключіть джерело повітря, щоб миттєво почати аналіз.

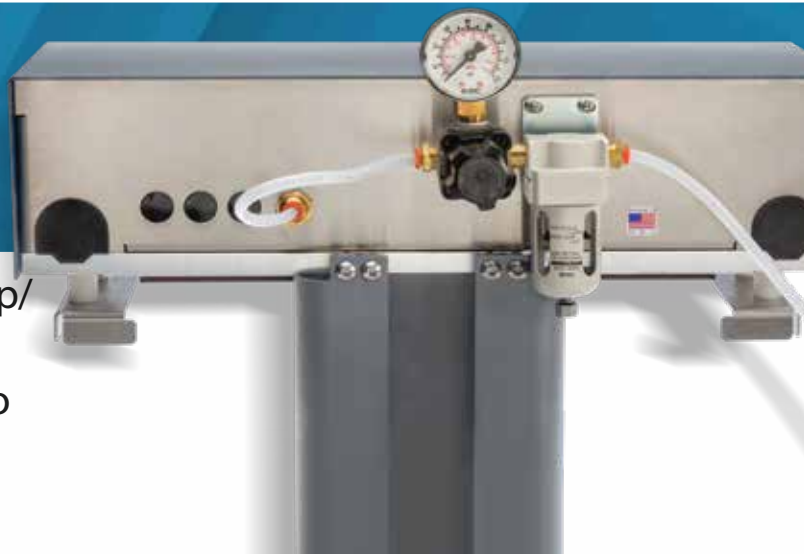

СУЧАСНИЙ ТА КОМПАКТНИЙ дизайн

Привабливий дизайн елементів керування маніфольдом на фронтальній панелі, які розміщені в гладкій та компактній рамці. Маніфольд - це невеликий, легкий, мобільний прилад, який можна встановити майже в будь-якому місці з джерелом повітря або азоту.

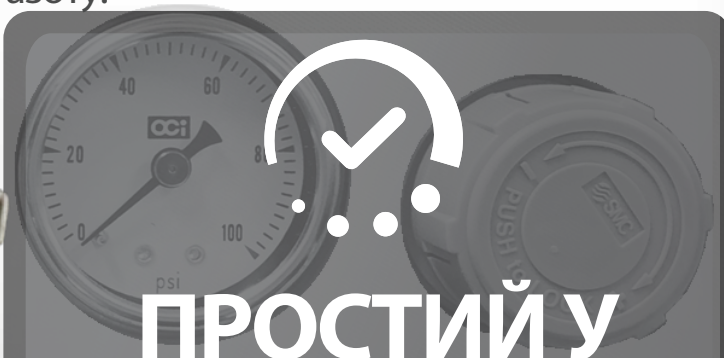


ПРОСТИЙ У КОРИСТУВАННІ Легкий у налаштуванні та регулювання тиску

Швидко обирайте та відстежуйте оптимальну та надійну величину тиску, що дозволяє користувачеві встановити різні значення для екстракції та осушування колонок.

КОНФІГУРАЦІЯ трею (для картриджів та зразків)

Адаптерні пластини легко вставляються та витягуються, що дозволяє варіювати розмір картриджу (1, 3, 6, 10 чи 15 мл) та віали для збору зразку. Пластини на 10/15 мл включені в стандартну комплектацію системи. Додаткові пластини доступні для покупки окремо.

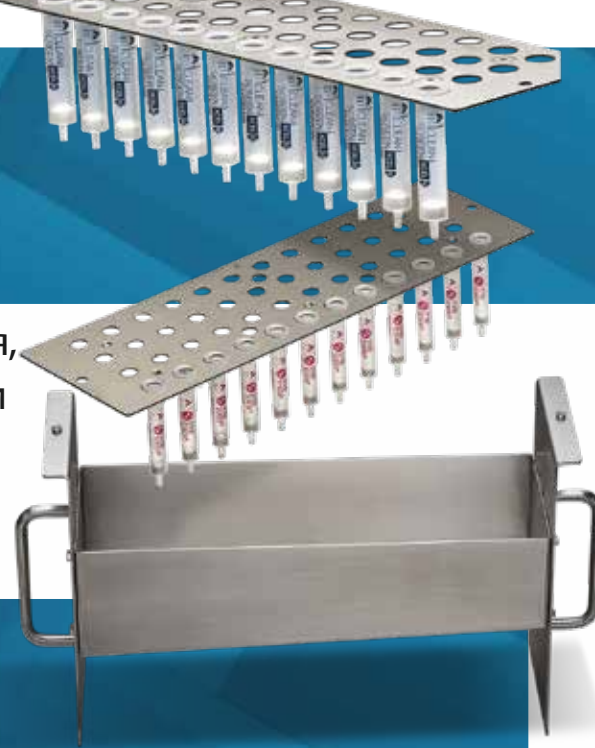

ЗРУЧНЕ під'єднання газу та утилізація викидів

Маніфольд може працювати на азоті чи стисненому повітрі та при тиску 80-120 psi з фільтром 10 мкм. Зливний клапан зі стоппером для відкривання/закривання розташований біля зливного контейнеру і приєднується до будь-якого для легкої утилізації відходів.



ПРОСТЕ
ПЕРЕМИКАННЯ

Налаштування

Просто клацніть вимикач для вибору рядка зразків або для підйому чи спуску треїв зі зразками. Зменшіть використання стисненого повітря чи азоту і герметизуйте картридж ТФЕ з допомогою ущільнювальної прокладки.



РІВНОМІРНИЙ
ТИСК

Від порту до порту

Незалежно від кількості зразків у треї, кожен з окремих 48 позицій буде отримувати рівномірний тиск під час процесу сушіння, що забезпечує ефективну екстракцію.

PPM 2.0

Маніфольд позитивного тиску 2.0

- Трей для ТФЕ на 10/15 мл
- Пробірки для збору зразка на 13/16 мм
- Зливний контейнер з запірним дренажним клапаном


VMFPPM13V2

VMFPPM16V2




*Всі одиниці доступні до покупки за окремим каталожним номером.

VMFPPMV2RKA1

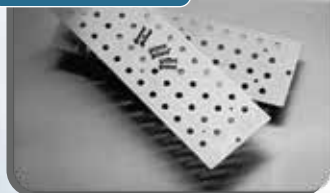

Адаптерна пластина для картриджів на 1 мл.

VMFPPMV2RKA3

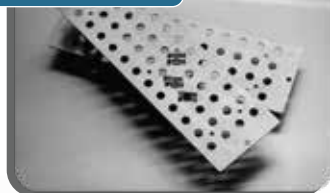

Адаптерна пластина для картриджів на 3 мл.

VMFPPMV2RKA6



Адаптерна пластина для картриджів на 6 мл.

VMFPPMIK



* Набір для установки (25 ft 1/4" трубка, повітряний фільтр, 2 - 1/4" компресійні фітинги)

VMFPPMV2WBND



Зливний контейнер (з запірним краном)

(13мм трей) VMFPPMV2CRKG13
(16мм трей) VMFPPMV2CRKG16



Трей для віал 13 x 100 мм / 16 x 100 мм

VMFPPMRAF



Змінний повітряний фільтр

(12 set) VMFPPMV21034-S12
(48 set) VMFPPMV21034-S48



Фрити/ущільнювальні кільця з інструментами

VMFPPMV2GSKBL



Змінна ущільнювальна прокладка (коричнева)

VMFPPMCBPLT



Фрити

VMFPPMV2GSKOR



Змінна ущільнювальна прокладка (оранжева)

VMFPPMWTDK



Набір для зливного контейнеру: трубка, 10 ft, та запірний клапан



United Chemical Technologies, Inc.

2731 Bartram Road
Bristol, PA 19007

Regional: (215)781-9255
Toll Free: (800)385-3153
Fax: (215)785-1226

Visit us online @ unitedchem.com

